



# Experience 1

## Observe les cellules de ta peau:

Les cellules sont très petites. Tu ne peux pas les voir à l'œil nu. Et même avec une loupe, tu ne distingues pas les cellules de la peau.



Voilà ce dont tu as besoin pour pouvoir voir les cellules de ta peau:

- Microscope
- Encre
- Plaquette de verre
- Coton-tiges
- Ciseaux
- Ruban adhésif transparent





# Experience 1

Voilà comment ça marche:

**1**

Avec un coton-tige, mets un peu d'encre sur le dos de ta main et laisse la sécher. Ca prend quelques minutes.




**2**

Colle un bout de ruban adhésif sur l'endroit coloré de ta peau.



**3**

Retire ensuite le ruban adhésif et colle-le sur la plaquette de verre

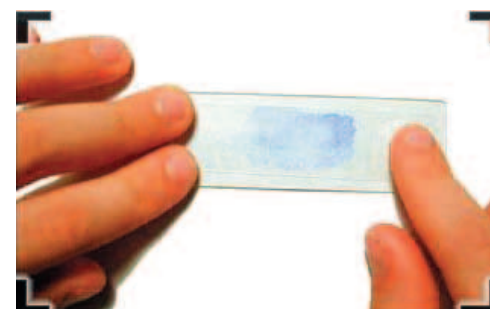



# Experience 1

4

Au microscope, tu vois maintenant des cellules colorées en bleu de ta peau qui sont restées collées au ruban adhésif.

